


Utiliser la loupe et le microscope de poche

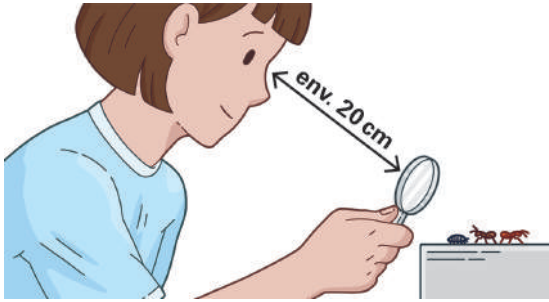


Bien utiliser la loupe

- Maintenir les yeux à une distance d'au moins 20 cm de la loupe
- Placer la loupe à quelques cm de l'objet étudié
- Sans bouger la tête, régler la distance entre l'objet et la loupe pour que l'image de l'objet vu à travers la loupe soit la plus grande possible, tout en restant bien nette

Bien utiliser le microscope de poche

Le microscope présente un grossissement de 60x à 120x.

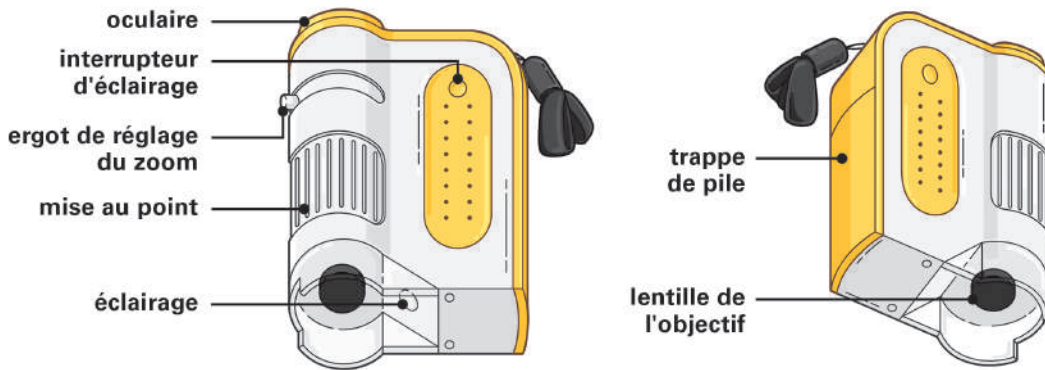

Lorsqu'on utilise le microscope de poche, il est important de procéder toujours dans le même ordre :

- Vérifier que l'ergot de réglage du zoom est en position au plus loin de l'interrupteur d'éclairage (ce qui correspond au grossissement minimum) : le réglage de mise au point sera plus facile,
- Allumer la lampe (petit bouton latéral, près de l'attache de la dragonne),
- Poser le microscope sur l'objet à observer,
- Tourner la grosse molette crénelée pour faire la mise au point : l'image vue doit être bien nette,
- Si nécessaire, on peut augmenter alors le grossissement (de 60x à 120x) grâce à l'ergot situé près de l'oculaire. Il sera peut-être nécessaire de refaire la mise au point (molette crénelée).



Après usage, penser à éteindre la lampe !